

# けんび鏡の使い方

小学校理科教授用資料

大日本図書

ステージを動かして、  
ピントを合わせるけんび鏡

つつを動かして、  
ピントを合わせるけんび鏡

アーム

調節ねじ  
(つつを動かす。)

調節ねじ  
(ステージを動かす。)

せつがんレンズ

対物レンズ  
(倍りつを変える。)

クリップ

アーム

ステージ

反しゃ鏡

**注意** ちよくしゃ日光が  
あたらしない  
明るいところで使う。



いちばん低い倍りつにする。  
せつがんレンズをのぞきながら、  
反しゃ鏡の向きを変えて、明るく  
見えるようにする。

スライドガラスをステージの上に置き、  
見ようとするところが、あなの中央に  
くるようにする。

横から見ながら調節ねじを少しずつ  
回し、対物レンズとスライドガラスの  
間をせまくする。

せつがんレンズをのぞきながら、調節ねじ  
を回し、対物レンズとスライドガラスの  
間を少しずつ広げ、ピントを合わせる。  
対物レンズやせつがんレンズを変えると、  
倍りつが変わる。